




Referenz-MatrixMaterial

Hinweise zur Handhabung

von Referenz-MatrixMaterial mit bekanntem Mykotoxingehalt

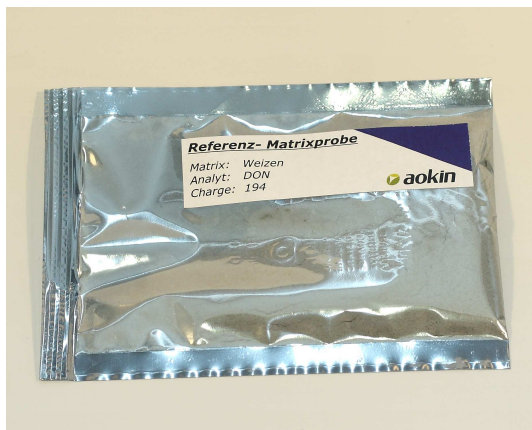

*Beispiel: Referenz-MatrixMaterial
Matrix: Weizen, Analyt: Deoxynivalenol (DON)*

Referenz-MatrixMaterialien sind für verschiedene Mykotoxine und Matrices verfügbar. Das aktuelle Angebot finden Sie unter www.aokin.de

Spezifikation:

Natürlich belastetes, homogenisiertes, Probenmaterial dessen Toxingehalt mit verschiedenen Analysemethoden untersucht wurde.

Versand:

Im Regelfall werden Referenz-MatrixMaterialien als Blindproben ohne Angabe des Mykotoxingehalts versandt. Auf Wunsch legen wir die Information über den Mykotoxingehalt der Probe selbstverständlich bei.

Lagerung:

So nicht anders angegeben sind die Materialien in der Regel bei -20°C mehr als 6 Monate lagerfähig. In vielen Fällen können original verschlossene Proben auch bei Raumtemperatur gelagert werden.

Handhabung:

- Bringen Sie die Probe auf Raumtemperatur und öffnen Sie die Verpackung mit einer Schere.
- Homogenisieren Sie die gesamte Probe und stellen Sie repräsentative Teilmengen her, so diese für Ihre Analyse benötigt werden.
- Untersuchen Sie die Probe oder die Teilmengen wie gewohnt.
- Notieren Sie die Probennummer und Ihr Analyseergebnis.

Auswertung:

Informationen über den Mykotoxingehalt der Proben erhalten Sie jederzeit von **aokin** anhand der Probennummer per Telefon oder e-mail.

Sollte Sie mit Ihrem Analyseergebnis nicht zufrieden sein, helfen Ihnen unsere erfahrenen Analytiker gerne weiter.

Referenz-MatrixMaterialien – Der beste Weg zur Überprüfung Ihrer Analytik

aokin AG Robert Rössle Str. 10
D-13125 Berlin / Germany
aokin ist ISO 9001 zertifiziert und arbeitet nach GLP und ISO 17025.

Telephone: +49 (0)30 9489 2160
Fax : +49 (0)30 9489 2161

web : <http://www.aokin.com>
mail : info@aokin.com